


SC-DF25WL DEEP FREEZER 設定ガイド

この「設定ガイド」は基本的なSC-DF25WL ディープフリーザーのセットアップ（設置と設定）と使いかたについて説明しています。詳しくは取扱説明書（別紙）をよくお読みのうえ、ご使用ください。特に「安全にお使いいただくために」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全ご使用ください。

はじめに セット内容を確認しましょう

センサー部

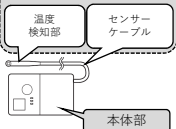

温度ロガー

庫内の温度を測定/記録します。

【温度ロガー用の付属品】


- ・コイン形電池
- ・マジックテープ
- ・校正証明書
- ・取扱説明書

温度ロガーの詳しい使い方や情報は下記ホームページの使い方ガイドをご参照ください。



WEB QR
<https://www.g-tag.jp/>

[使い方ガイド](#)
(Web) 

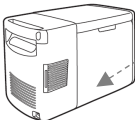

DEEP FREEZER ディープフリーザー

[製品説明\(Web\)](#) 



マット

フリーザーの下に敷いて床への傷つき水滴が直接落ちることを防ぎます。



取扱説明書

[取扱説明書\(PDF\)](#) 

DEEP FREEZERの
中にあります。



内フタ

外気の流入を防ぎ、
庫内温度を維持します。



ACアダプター

国内100V専用です。



DC電源コード

12V車用の電源コードです。

準備


電源の種類とつなぎかた

12V車電源で 使う場合



※24V車では使えません。


国内100V電源で 使う場合

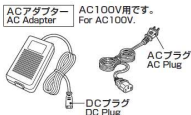

DCプラグをフリーザーに差し込んで、しっかり固定



プラグの凹を下側に向けて
ソケットへ差し込みます。

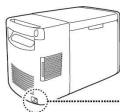

コードストッパーを
持ち上げる



DCプラグを奥まで
しっかり差し込む





下げてDCプラグ
を固定する



シガレットソケットへ

国内100Vコンセントへ

シガレット
ソケットへ

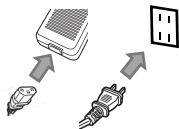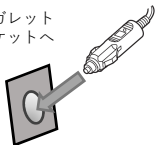

駐車時など、エンジンが停止しているときは、
プラグをソケットから抜いてください。

準備

フリーザーに温度ロガーを設置

付属のマジックテープで
フリーザーに固定

温度
ロガー

ボタン形電池を
入れておく

マジック
テープ

持ち手の穴の
端に合わせて

周囲に指1本
程度すき間
空けて貼る

内フタ
Inner Lid

忘れずに
フリーザー
の中に入れ
てください。

ディープ
フリーザー
DEEP FREEZER

フリーザーの下に
敷いてください。


マット
Mattress

水平な場所でお使いください。



すき間

センサーはフタとフ
リーザーのすき間に
通して庫内に入れて
ください。

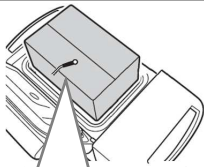

温度ロガーは、センサー
先端の温度を測定/記録
します。温度を記録/管
理したい内容物や位置に
セットしてお使いくださ
い。

使いかた

「-20℃」に設定し予冷する

注意 保管する物品は適切に冷却しておいてください




1 電源ON



赤ランプ点灯

2 「-20℃」に設定します

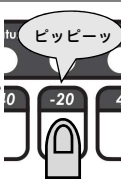

(音が鳴るまで押す)



- 設定値が表示されます(設定後、自動で消えます)
- 設定温度は、温度ロガーで確認した内容物の温度が「保管したい温度」になるよう調節してください。

3 予冷が終わるとStatusランプが点灯します。



Status

点滅
予冷中
使えません

およそ
2時間*



点灯
予冷完了
使えます




物品の保管を
開始できます

*予冷に必要な時間はご使用になる条件によって変わります

内容物の温度は付属の温度ロガーで確認してください

- 電源喪失時(停電や自動車からの搬出時)は、庫内の温度上昇を防ぐため、速やかに(15分以内)再度電源につないで再始動してください。

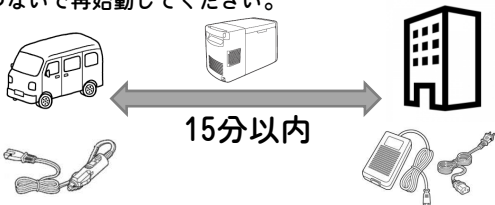

- ディープフリーザー(外観や庫内)、温度ロガーのお手入れにおいて、高度な医療用洗浄用の薬品、アルコール、次亜塩素酸等の強い消毒液などは使用できません。直接つけて拭かないでください。故障の原因となります。

SC-DF25WLディープフリーザーに関するお問い合わせ「お客様サービス係」

専用ダイヤル

(フリーダイヤル) 0120-28-4625

お電話承り時間 9:00~17:00(365日ご利用可能)

(FAX) 0256-93-1077

受付: 月~金 ※祝日・夏季休暇・年末年始は除く

E-mail: afterservice@twinbird.co.jp